

# 苏木素体细胞快速染色液

说明书编号：40445a

产品编号：CTS-1099/1097/1090/1091

## 试剂盒成分及规格

主要成分：苏木素

规格：蓝紫色液体，15ml/瓶、100ml/瓶、500ml/瓶、1000ml/瓶

## 贮存条件

本产品宜室温避光保存，有效期 12 个月。

## 适用范围

用于对福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片进行细胞核染色，可以显示出细胞的轮廓，以便显微镜下观察切片组织的形态。

## 使用方法

组织切片经常规脱蜡水化，自来水冲洗 2 分钟后，用本产品对组织切片分别进行染色（染色时间从 3 分钟到 10 分钟不等，请根据实际情况和需要掌握）；染色结束后用自来水冲洗 1 分钟；用 1%盐酸乙醇分化 20 秒，自来水冲洗 1 分钟；再用 1%氨水返蓝 30 秒，自来水冲洗 1 分钟；最后脱水透明中性树胶封固后，用显微镜观察处理好的染色切片。

## 注意事项

- 1、 本产品暴露在空气中会缓慢氧化，所以使用后请及时盖紧盖子，防止试剂氧化。若发现产品表面有一层氧化膜，请用滤纸过滤后再使用，不影响使用效果。
- 2、 在使用过程中，请勿将本产品沾染到皮肤或衣物上。若不小心，发生以上情况，应立即用自来水进行冲洗。

**仅供研究、不用于临床诊断。**

E-mail: [info@maxim.com.cn](mailto:info@maxim.com.cn)

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话：800-8581156 400-8899853

传真：0591-83720685