

甲基绿 Methy Green

说明书编号: 40446a

产品编号: CTS-2099

前言

本试剂为即用型，染核成绿色，适用于 DAB 或 BCIP/NBT 染色的复染。

使用方法

使用时，滴加两滴试剂于组织片上，染色 5-10 分钟。流水冲洗 1-2 分钟，直至核成绿色。

试剂盒规格及贮存条件

规格： 6 ml

贮存条件：室温保存，有效期 12 个月。

注意事项

- 1、 在使用过程中，请勿将本产品沾染到皮肤或衣物上。若不小心，发生以上情况，应立即用自来水进行冲洗。
- 2、 免疫组化实验中，若是 AEC、AP Red/Fast Red、BCIP/NBT 等染色，复染后无须脱水透明即可用水性封片剂(迈新产品编号：AEC-0038)封片；若是 DAB 等染色，复染后可梯度酒精脱水二甲苯透明后再用中性树胶封片。

本产品仅供研究用。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685