

核固红 Nuclear Fast Red

说明书编号: 40447a

产品编号: CTS-3099

前言

本试剂为即用型, 染核成红色, 适用于 BCIP/NBT 染色的复染。

使用方法

使用时, 滴两滴于组织片上, 染色时间从 30 秒到 5 分钟不等, 请根据需要掌握。复染后自来水冲洗, 染核成红色、浆成淡粉红色。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 6 ml

贮存条件: 室温保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本试剂盒仅适合研究使用。在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。
2. 免疫组化实验中, BCIP/NBT 染色复染后无须脱水透明即用水性封片剂 (如 AEC 封片剂) 封片。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685