

# 复染剂套盒 Counterstain Panel

说明书编号: 40448a

产品编号: CTS-8099

## 前言

本试剂盒为即用型。苏木素适用于 AEC、DAB、AP Red / Fast Red 或免疫金-银染色的复染。甲基绿适用于 DAB 或 BCIP/NBT 染色的复染。核固红适用于 BCIP/NBT 或免疫金-银染色的复染。

## 使用方法

苏木素使用时，滴两滴于组织片上，染色时间从 30 秒到 2 分钟不等，请根据实际情况和需要掌握。复染后自来水冲洗，可以用盐酸分化，再用氨水 (0.25%) 或 PBS (PH7.4) 冲洗返蓝，直至染核成蓝色。

甲基绿使用时，滴加两滴试剂于组织片上，染色 5-10 分钟。流水冲洗 1-2 分钟，直至核成绿色。

核固红使用时，滴两滴于组织片上，染色时间从 30 秒到 5 分钟不等，请根据需要掌握。复染后自来水冲洗，染核成红色、浆成淡粉红色。

## 试剂盒规格及贮存条件

规格：苏木素、甲基绿、核固红各 6 ml

贮存条件：室温保存，有效期 12 个月。

## 注意事项

1. 本试剂盒仅适合研究使用。在使用过程中，请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。
2. 免疫组化实验中，若是 AEC、AP Red/Fast Red、BCIP/NBT 等染色，复染后无须脱水透明即可用水性封片剂(迈新产品编号: AEC-0038)封片；若是 DAB 等染色，复染后可梯度酒精脱水二甲苯透明后再经中性树胶封片。

E-mail: info@maxim.com.cn

http://www.maxim.com.cn

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685