

改良苏木素

说明书编号: 40445a

产品编号: CTS-1096

前言

本试剂为即用型, 适用于 AEC、DAB、AP Red / Fast Red 或免疫金-银染色的复染及 HE 染色。

使用方法

使用时, 滴两滴于组织片上(或将组织切片直接浸泡在染色液中), 染色时间从 30 秒到 5 分钟不等, 请根据实际情况和需要掌握。复染后自来水冲洗, 可以用盐酸分化, 再用氨水(0.25%) 或 PBS (pH7.4) 冲洗返蓝, 直至染核成蓝色。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 500ml

贮存条件: 室温保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本试剂盒仅适合研究使用。在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。
2. 免疫组化实验中, 若是 AEC、AP Red/Fast Red 等染色, 苏木素复染后无须脱水透明即可用水性封片剂(迈新产品编号: AEC-0038)封片; 若是 DAB 等染色, 苏木素复染后可梯度酒精脱水, 二甲苯透明后再用中性树胶封片。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685