

# 巴氏染色液

说明书编号: 40452a

产品编号: CTS-4093

## 前言

巴氏染色法为妇科阴道脱落细胞染色的经典方法,其配方经六十年多次改进,国外有配就的商品购买,染色结果恒定可靠,国内虽也有单位应用此法与临床,但由于染料质量及纯度问题,其结果与标准相距甚远。我司有鉴于此,为配合妇科学普查,按照最新文献,配就复合巴氏染料,免去许多个染色步骤,一次染色即可得到满意的结果。对各种基本染料均经过严格选择,对每一批号的染料用HP公司分光光度计检测波峰必须符合Conn氏专著的要求,然后按配方配制。染色后的涂片中各个细胞的色泽、再经过显微分光光度计测出波峰,符合要求后,配制溶液供应。因此可以完全信赖。

## 使用方法

巴氏染色液的染色操作步骤

1. 涂片经过95%乙醇固定;
2. 流水冲洗片刻;
3. 放入苏木素液染色6—7分钟后,流水冲洗片刻;
4. 1%盐酸乙醇(70%乙醇100ml加入1ml浓盐酸)溶液浸一次后即用流水冲洗5分钟;
5. 95%乙醇脱水片刻;
6. 放入巴氏染色液8—10分钟;
7. 取出后放入95%乙醇、无水乙醇脱水;
8. 如要保存涂片则玻片需用中性树胶封片。

## 试剂盒规格及贮存条件

规格:液体,500ml

贮存条件:室温保存,有效期12个月。

## 注意事项

- 1、工作液的量必须保证切片始终能浸泡在染色液中。
- 2、在使用过程中,请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。

## 本产品仅供研究用

E-mail: info@maxim.com.cn

http://www.maxim.com.cn

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685